


Handleiding Microscoop opbouwen

Hartelijk dank voor uw aankoop van een microscoop bij Eleshop.nl. We hopen dat u veel kijkplezier gaat beleven met uw nieuwe microscoop.

Deze handleiding beschrijft het opbouwen van een microscoop. Deze handleiding is gemaakt aan de hand van een SM-3T microscoop, maar de modellen lijken vrij veel op elkaar en het kan dus gebruikt worden als leidraad voor diverse andere modellen. Mocht u op of aanmerkingen hebben over de handleiding dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Bij alle afbeeldingen zijn draai-iconen aangegeven als er iets moet worden aangedraaid.

Stap 1: Inhoud

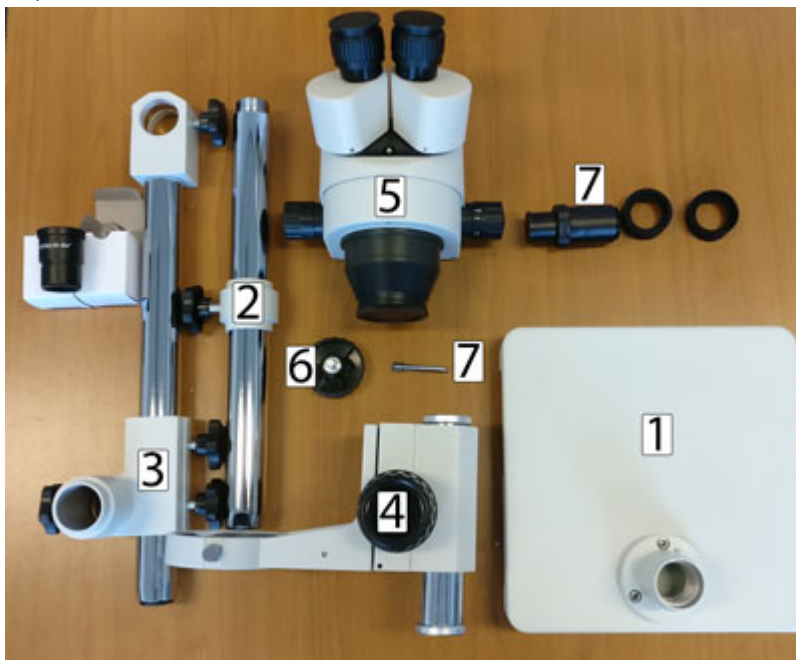


In de doos van uw nieuwe microscoop zitten diverse onderdelen die vrijwel allemaal nodig zijn voor het gebruik. Op de afbeelding zijn de meeste onderdelen genummerd om later terug te kunnen vinden in de afbeeldingen van het opbouwen.

Stap 2: Voet en frame

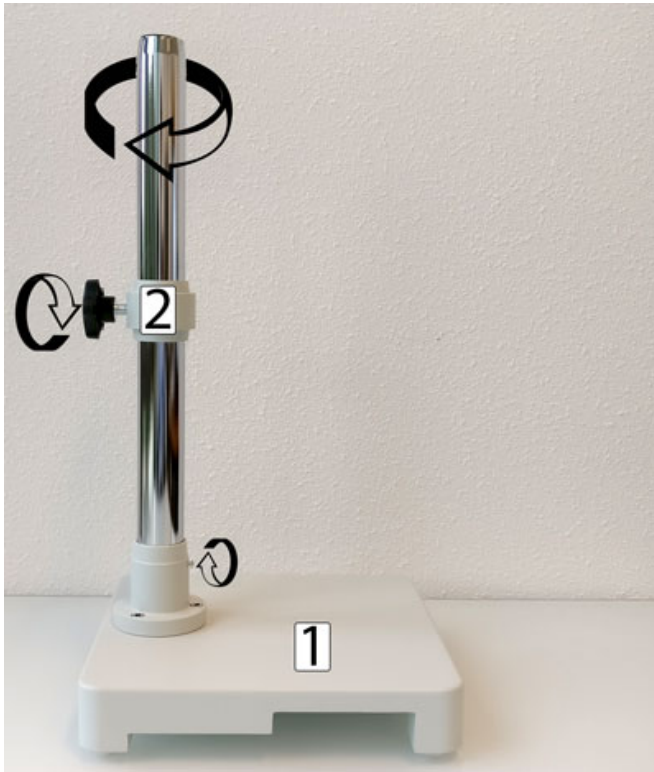

Bij deze stap is het een kwestie van onderdeel **2** aandraaien in onderdeel **1**. Hierna kan het fixeerschroefje aangedraaid worden.

Stap 3:

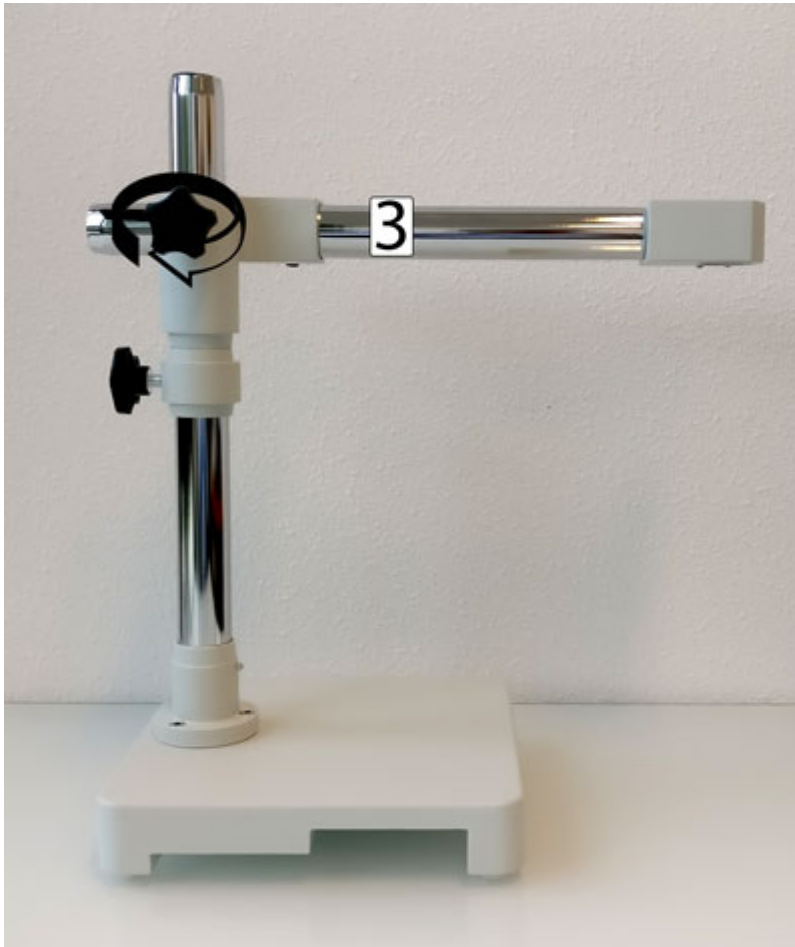


Schuif onderdeel **3** over de bovenkant van **2** en draai de stelknop aan.

Stap 4:




Draai de metalen dop van onderdeel **4**. Dit kan zowel aan de boven, als onderkant, afhankelijk van opbouwvoorkeur. De bovenzijde heeft omwille van stabiliteit wel de voorkeur bij dit model.

Stap 5:

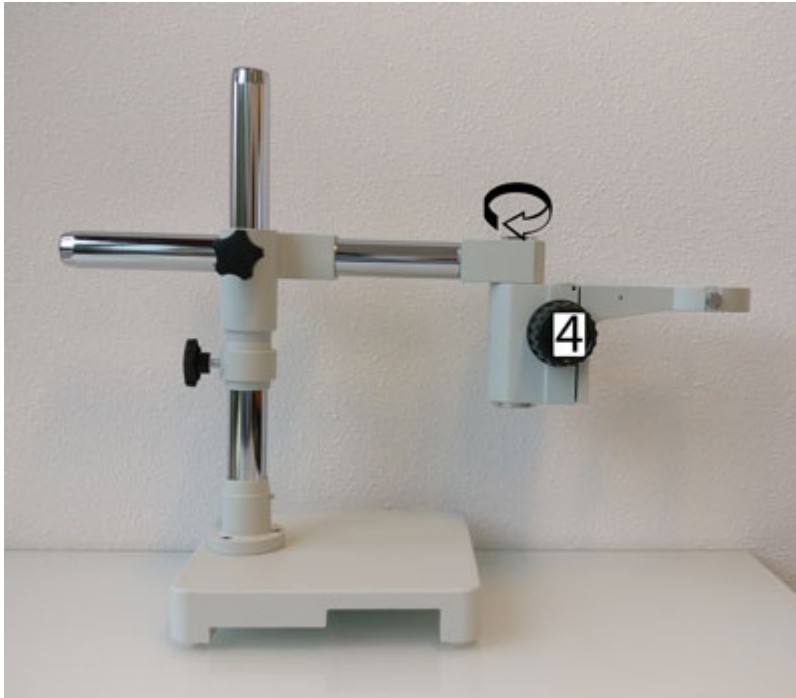


Steek de buis in het uiteinde van **3** en draai de stelschroef aan de achterzijde op deze foto. Draai daarna de metalen dop weer terug als extra veiligheid

Stap 6:

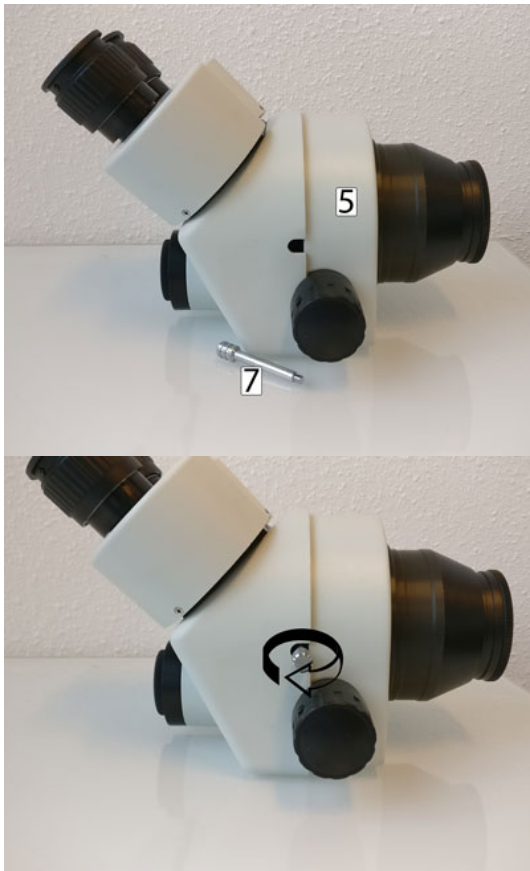

Hier wordt onderdeel **7**, de bediening voor het wisselen tussen de camera en oculairs in het bijbehorende gaatje aangedraaid.

Stap 7:

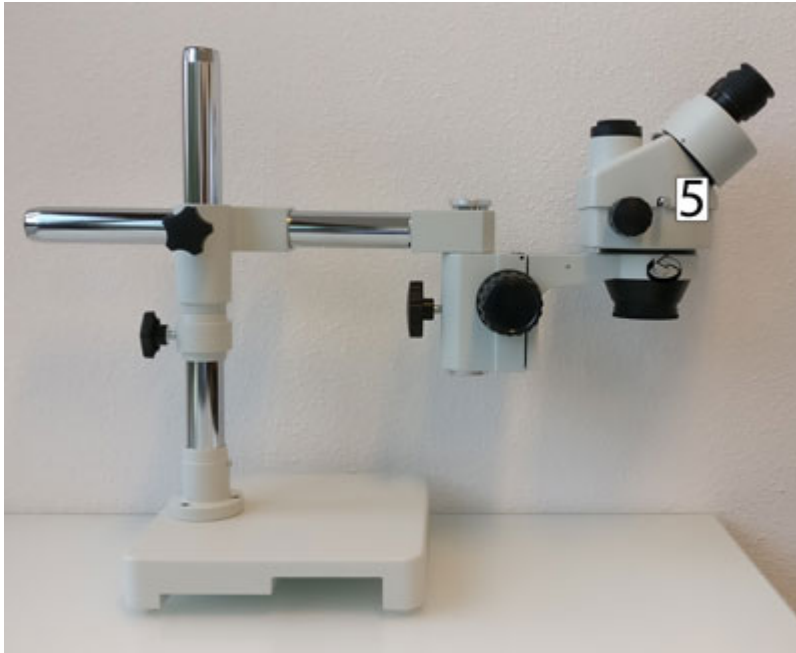

Zet de microscoop op de houder **4**. Bij het erin zetten moet eerst de schroef op de rand los en daarna weer vast gedraaid

Stap 8:



Verwijder de beschermkajjes van de oculair openingen.

Stap 9:



Plaats de oculairs in de gaten, en houd rekening met het schroefje wat deze op de plaats moet houden. Er zitten ook twee rubberen ringen meegeleverd die op de oculairs geplaatst kunnen worden om de ogen tegenaan te houden.

Stap 10:



Draai de beschermkap van de onderzijde.

Stap 11:



Kijk naar alle dingen die u onder de microscoop legt met een grote vergrotingsfactor! Uw microscoop is in elkaar gezet en kan gebruikt worden.

Stap 12: Optionele camera



Als u een HD camera besteld heeft is er nog een extra stap. Bovenop de microscoop is een afdekplaatje los te draaien waar de oculair voor de camera in gedraaid kan worden. Het bovenste stuk kan daar vanaf gedraaid worden om een schroefdraad bloot te leggen waar de camera in bevestigd kan worden.